

DISPENSADOR CALIBREX 520

1



Dosificador para la dispensación rigurosa de líquidos de forma rápida y cómoda. Dispositivo regulable en volumen para una dosificación precisa.

SKU: N / A

Categorías: [Instrumentación General](#), [Otra Instrumentación](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los dispensadores Calibrex de Socorex ayudan en la dispensación rigurosa de líquidos de forma rápida y cómoda. Dispositivo regulable según necesidad para una dosificación precisa. Volúmenes según referencia

- MDD014 entre 0,25 y 2 ml.
- MDD015 entre 1 y 5 ml.
- MDD016 entre 1 y 10 ml.

Características

- **Fácil ajuste de volumen.** El ajuste es rápido y preciso, incluso cuando se lleva guantes. Un mecanismo eficaz de parada provisto de un dispositivo de bloqueo impide las modificaciones no deseadas. El visor de gran tamaño es fácil de leer; la ventana se ajusta al lado deseado del cuerpo del instrumento. Un verdadero sistema digital contribuye a la estabilidad de la calibración a largo plazo. Cada paso de la leva cilíndrica está calibrado y corresponde a una división de la escala de ajuste del volumen.
- **Excelente resistencia química,** completamente autoclavable. Permite un mantenimiento fácil. Desmontaje y montaje más fácil gracias a un número limitado de piezas bien ensambladas; no se requiere ninguna herramienta. Los elementos claves como las válvulas, el pistón, el cilindro y la boquilla de descarga pueden desmontarse en pocos segundos, para limpiarlos. Todos los dispensadores Calibrex pueden esterilizarse en autoclave, totalmente montados, a 121°C.
- **Posición optimizada de trabajo.** El instrumento gira 360° para lograr la posición adecuada en la botella.
- **Calibración por el usuario mediante tornillo de ajuste.** Los dispensadores Calibrex TM están calibrados en fábrica y se pueden recalibrar fácilmente mediante un tornillo de ajuste específico. Los toques de trinquete del modelo 520 ofrecen comodidad y estabilidad. Cada toque corresponde a un volumen determinado indicado en la sección de calibración de las instrucciones de utilización.
- **Adaptadores de rosca** para una amplia selección de botellas.
- **Ajustable a filtro de membrana.** La entrada de aire puede adaptarse para acoplar un filtro de membrana, cuando la contaminación ambiental sea un problema.
- **Selección de materiales superiores.** Se ha prestado una atención especial a los materiales de los componentes, lo que asegura un largo periodo de vida al instrumento. Todas las piezas en contacto con el flujo de líquido son químicamente inertes.
- **Compatibilidad química codificada QR.** Código QR impreso para un acceso instantáneo al cuadro de resistencia química.
- **Resolución 0,05 ml.**
- Cada dispensador CalibrexTM tiene su propio número de serie y certificado de control de Calidad

1