

KIT ALÉRGENO EASY PARA HUEVO



Test rápido por inmunocromatografía lateral, para detección de residuos de proteínas de carácter alérgico en alimentos procesados, agua o superficies

SKU: M2241

Categorías: [Marcadores de alergias](#) / [Autoinmunidad](#) / [Intolerancias](#), [Test Rápidos](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Test rápido por inmunocromatografía lateral, para detección de residuos de proteínas de carácter alérgico en alimentos procesados, agua o superficies.

El mecanismo es muy sencillo pues usa una solución de extracción sobre la muestra sólida tras una extracción en baño maría por 10 minutos. Solo es necesario diluir 1:10 y la dilución se pipetea sobre el cassette de inmunocromatografía para visualizar el resultado.

El resultado es cualitativo, y cualquier resultado por encima del límite de detección se visualizará claramente como una banda de reacción coloreada. Ausencia de banda coloreada indica ausencia del alérgeno.

Especificaciones técnicas



akralab
one point, all solutions.

- Proteína detectada Ovomucoide
- Límite de Detección 5ug/ml (Proteína Total en Huevo)

